

## Guía rápida

### Agitador de rodillos RSLAB-10 (ref. LJD002)



#### Instrucciones de instalación y seguridad

1. Desembale y coloque el equipo sobre una superficie estable y antideslizante.
2. Garantizar un buen entorno de trabajo libre de sustancias peligrosas e inflamables.
3. Coloque la unidad a más de 10 cm de otros objetos para permitir una buena ventilación y rendimiento.
4. Antes de ajustar la velocidad del agitador, asegúrese de que los recipientes estén bien cerrados para evitar fugas de la muestra.
5. Antes de conectar el aparato a la alimentación eléctrica asegúrese de que el voltaje coincide con el indicado en la etiqueta.
6. No utilice el equipo con un cable de alimentación dañado.
7. Conecte el cable de alimentación a la unidad en la toma prevista para ello.

#### Instrucciones de operación

1. Encienda el agitador accionando el interruptor ON/OFF situado en el panel frontal; el equipo iniciará la autocomprobación.
2. Coloque los tubos (u otros recipientes) en los espacios entre rodillos.



3. Fije la velocidad girando lentamente el mando de control de velocidad hasta la velocidad deseada.
4. Para detener la operación gire el mando de control de velocidad a la posición más a la izquierda y apague el agitador accionando el interruptor ON/OFF.