

INSTRUCCIONES PARA APERTURA DE ORIFICIO Y MONTAJE DE LLAVE EN BIDONES

Descripción: Bidón, Endo Plasticware

Referencias: CLD009, CLD010, CLD011, CLD012, CLD013, CLD014, CLD015, CLD016, CLD018

Los modelos de recipientes anteriormente indicados disponen de un orificio roscado en la parte inferior lateral, diseñado para ser perforado e instalar una llave de paso. Para garantizar un montaje correcto y evitar posibles fugas, se recomienda seguir el procedimiento descrito a continuación:

Recomendaciones previas

- No perforar ni cortar el orificio con cuchillos u otras herramientas de corte similares
- La perforación debe realizarse preferiblemente mediante un taladro vertical de columna
- Se recomienda utilizar una broca plana tipo pala de 14 mm de diámetro
- También puede emplearse un taladro manual, asegurándose de mantener la broca perpendicular al orificio durante la perforación
- Un vez realizado el taladrado, eliminar completamente cualquier residuo plástico antes de proceder con la instalación de la llave de paso

Instrucciones de montaje de la llave de paso

- Antes de la instalación, accione varias veces la palanca de la llave de paso para comprobar su correcto funcionamiento (apertura/cierre)
- Verifique que la junta de goma esté correctamente posicionada en el extremo de la rosca, en contacto con el cuerpo de la llave de paso
- Coloque la llave de paso en posición horizontal y aproxímela al orificio del recipiente
- Enrosque suavemente la llave de paso, girándola hasta que la rosca quede completamente acoplada
- Apriete la llave de paso hasta que la junta de goma quede correctamente adherida al cuerpo del recipiente. En esta etapa, normalmente es suficiente aplicar un par de apriete moderados
- Llene el recipiente con agua y verifique la ausencia de fugas
- En caso de goteo, apriete firmemente la llave de paso hasta garantizar un sellado adecuado