

This paper is an electronic print-out: signature is not requested
Documento in formato elettronico: non richiede firma autografa

Kartell SpA DIVISIONE LABWARE	TECHNICAL DATA SHEET – SCHEDA TECNICA COD. 6302_6305_6310_6315_6330_6350	Rev. 07/04/2025
---	---	-----------------

Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	A	A	A
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	A	A	A
Esther Etere	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	A	A	A
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	A	A	A
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	A	A	A
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	A	A	A
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	A	A	A

Legenda (not applicable if neglected) / Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- A: fair resistance; exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage; /A: ottima resistenza: l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- B: sufficient resistance; exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary; /B: buona resistenza: l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- C: poor resistance; exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage. /C: scarsa resistenza; non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing.

I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

Operating instructions / Avvertenze per l'uso

- For generic laboratory use
Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In case of use with potentially contaminated samples wear gloves
In caso di utilizzo con campioni potenzialmente contaminati utilizzare i guanti
- can be stored under ordinary conditions: dry, ventilated place protected from temperature variations.
può essere conservato in condizioni ordinarie: luogo asciutto, ventilato e protetto dalle variazioni di temperatura.
- Wasting: Use appropriate PPE and waste the products according to Regulations in force.
Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente

1. Place the mortar (Kartell art.codes from 6102 to 6150) on a flat, stable surface.
2. Place the materials to be processed in the mortar.
3. Place the pestle in the mortar (Kartell art.codes from 6102 to 6150), with the wider end facing downwards.
4. Pound or grind the material until the desired consistency is reached.

1. Posiziona il mortaio (codice art. Kartell da 6102 a 6150) su una superficie piana e stabile.
2. Inserisci i materiali da lavorare nel mortaio.
3. Posiziona il pestello nel mortaio (codice art. Kartell da 6102 a 6150), con l'estremità più larga rivolta verso il basso.
4. Pesta o tritura il materiale fino a raggiungere la consistenza desiderata.

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING

CODE CODICE	MINIMUM PACK CONFEZIONAMENTO MINIMO	CASE PCS SCATOLA PZ
6302	1	_____
6305	1	_____
6310	1	_____
6315	1	_____
6330	1	_____
6350	1	_____

Quality Assurance