

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cronómetro digital

Referencia KKB001



FUNCIÓN LECTURA

Display normal: Hora, minutos, segundos y día de la semana

Pulsar A: Para la hora de la alarma

Pulsar B: Modo

Pulsar C: Para el mes y día de la semana


FUNCIÓN STOP

Pulsar B para la función stop

Pulsar C para conteo y stop



Pulsar A para vuelta y reinicio

ENCENDIDO/APAGADO DE ALARMA Y TIMBRE

( /.....) Timbre encendido / Timbre apagado

Con el display normal, mantenga pulsado A y a continuación pulse B.

El timbre se enciende cuando aparece la señal de timbre. El timbre se apaga cuando desaparece la señal de timbre.

() / ) Alarma encendida / Alarma apagada

Con el display normal, mantenga pulsado A y a continuación pulse C.

La alarma se enciende cuando aparece la señal de alarma. La alarma se apaga cuando desaparece la señal de alarma.

AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA

Mantenga pulsado B unos 3 segundos o pulse B repetidamente (la señal del día de la semana parpadea encima del lunes).

Pulsar C o A para cambiar la función hora / minutos, a continuación incremente la cifra pulsando A o C.

Pulsar B para ver el display normal.

AJUSTE DE LA HORA NORMAL

Mantenga pulsado B unos 3 segundos y a continuación pulse B una vez, o pulse B repetidamente (la señal del día de la semana parpadea encima del martes).

Seleccione el dígito a ajustar pulsando C o A (el dígito parpadea).

Incremente la cifra pulsando A o C.

Seleccione la opción del ciclo 12/24 horas en la hora normal.

Mantenga pulsado A y a continuación pulse B o cuando ajuste la hora, la opción del ciclo 12/24 horas aparecerá alternativamente en cada ciclo de 24 horas durante el incremento de la hora.

El mes y la fecha se cambian manteniendo pulsado C y a continuación pulsando A o no se podrán cambiar.