

INSTRUCCIONES CONTROLADOR PROGRAMADOR REFERENCIA JBR001

CONTROLADOR

- PV: TEMPERATURA INTERIOR HORNO
- SV: TEMPERATURA DE CONSIGNA
- Con las teclas de subir y bajar estableceremos la temperatura deseada.
- Se enciende el piloto verde OUT 1 calefacción.

PROGRAMADOR

- Con las teclas de subir y bajar poner la temperatura de 20° C.
- Mantener apretada la tecla "SEL" varios segundos hasta que aparezca "CH3 PROG".
- Apretar "SEL" hasta que salga en la pantalla "PTN". De fábrica sale con el nº14, esto quiere decir que podemos usar 64 segmentos si no modificamos el nº. Podemos seleccionar los segmentos deseados y de esta manera tendremos la posibilidad de tener diferentes programas. Por ejemplo si ponemos 0 utilizamos los 8 primeros segmentos.
 - 0 (usaremos pasos del 1 al 8)
 - 1 (usaremos pasos del 9 al 16)
 - 2 (usaremos pasos del 17 al 24)
 - 3 (usaremos pasos del 25 al 32)
 - 4 (usaremos pasos del 33 al 40)
 - 5 (usaremos pasos del 41 al 48)
 - 6 (usaremos pasos del 49 al 56)
 - 7 (usaremos pasos del 57 al 64)
 - 8 (usaremos pasos del 1 al 16)
 - 9 (usaremos pasos del 17 al 32)
 - 10 (usaremos pasos del 33 al 48)
 - 11 (usaremos pasos del 49 al 64)
 - 12 (usaremos pasos del 1 al 32)
 - 13 (usaremos pasos del 33 al 64)
 - 14 (usaremos pasos del 1 al 64)
- Apretar la tecla de bajar y aparece TCMU: seleccionamos si queremos horas y minutos o minutos y segundos con la tecla SEL.

- Apretar la tecla de bajar, hasta aparecer SV-1.
- Apretar "SEL".
- El valor parpadea.
- Aparece el valor 1ª temperatura, y con las teclas de subir y bajar colocaremos en valor en grados centígrados.
- Apretar "SEL" para que se fije el valor SV-1.
- Apretaremos la tecla de bajar.
- Aparece "TM1R".
- Apretar SEL hasta que parpadea el valor.
- Aparece 1º tiempo de subida (horas y minutos o minutos y segundos, según se haya programado el TCMU) con las teclas de subir y bajar poner el tiempo.
- Apretar SEL para que se fije el valor TM1R.
- Apretar la tecla de bajar.
- Aparece TM1S.
- Apretar tecla SEL y parpadea el valor.
- Aparece 1ª tiempo de mantenimiento (horas y minutos o minutos y segundos, según se haya programado el TCMU) con las teclas de subir y bajar poner el tiempo.
- Apretar la tecla SEL para que se fije el valor.
- Apretar la tecla de bajar.
- Aparece SV-2 (repetir los pasos anteriores SV1) igual con SV3 y SV4 y etc.
- Apretar tecla de bajar y aparece NOD.
- Apretar tecla SEL para que parpadee el valor.
Teclas de subir y bajar poner el valor 4"
- Apretar tecla bajar hasta que aparece CONT y tiene estar a CON.
Apretar tecla SEL para que parpadee el valor.
Teclas de subir y bajar poner el valor CON
- Apretar tecla SEL para fijar valor.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PROGRAMADOR

- Apretar la tecla “SEL” unos segundos hasta que aparece PROG.
- Apretar tecla SEL hasta que parpadee el valor.
- Apretar la tecla subir hasta que aparece RUN
- Para parar el programa hacer la operación inversa.
- Apretar tecla SEL para validar.
- Una vez haya ejecutado el programa automáticamente se parará y finalizará.