

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Chronomètre digital

Référence KKB001



FONCTION LECTURE

Affichage normal : heures, minutes, secondes et jour de la semaine

Appuyez sur A : Pour l'heure de l'alarme

Appuyer sur B : Mode

Appuyer sur C : pour le mois et le jour de la semaine


FONCTION STOP

Appuyer sur B pour la fonction d'arrêt

Appuyer sur C pour le comptage et l'arrêt

Appuyer sur A pour le tour et la remise à zéro

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ALARME ET DU BUZZER

( /) Buzzer ON / Buzzer OFF

En affichage normal, appuyez sur A et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur B.

Le buzzer se met en marche lorsque le signal du buzzer apparaît. Le buzzer s'éteint lorsque le signal du buzzer disparaît.

() / () Alarme ON / Alarme OFF

En affichage normal, appuyez sur A et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur C.

L'alarme est activée lorsque le signal d'alarme apparaît. L'alarme s'éteint lorsque le signal d'alarme disparaît.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Appuyez sur B pendant environ 3 secondes ou appuyez sur B à plusieurs reprises (le signal du jour de la semaine clignote au-dessus de l'écran du lundi).

Appuyez sur C ou A pour modifier la fonction heures/minutes, puis augmentez le nombre en appuyant sur A ou C.

Appuyez sur B pour l'affichage normal.

RÉGLAGE DE L'HEURE NORMALE

Appuyez sur B pendant environ 3 secondes, puis appuyez une fois sur B, ou appuyez plusieurs fois sur B (le signe du jour de la semaine clignote au-dessus du mardi).

Sélectionnez le digit à régler en appuyant sur C ou A (le digit clignote).

Augmentez le chiffre en appuyant sur A ou C.

Sélectionnez l'option cycle 12/24 heures dans l'heure normale.

Appuyez sur A et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur B ou lors du réglage de l'heure, l'option cycle 12/24 heures apparaîtra alternativement à chaque cycle de 24 heures pendant l'incrément de l'heure.

Le mois et la date sont modifiés en appuyant sur C et en le maintenant enfoncé, puis en appuyant sur A, ou ils ne peuvent pas être modifiés.