



Guía rápida Agitador extra-plano RSLAB 1f-Flat Design Flatspin LBG004

Especificaciones

Voltaje[VAC] 100-240
Frecuencia [Hz] 50/60
Entrada nominal del motor [W] 5
Salida nominal del motor [W] 3
Rango de velocidad [rpm] 15-1500
Volumen Máximo de agitación [HK₂O,L] 0.8
Carga Máxima[kg] 2.0
Tamaño del plato[mm] 90×90
Material ABS
Dimensiones: [W×D×H] 175×120×15
Peso[kg] 0.3
Temperatura relativa admisible [°C] 5-40
Humedad relativa admisible 80%
DIN EN60529 IP65

Modo de empleo

1. Encendido/apagado

(1) Encendido : Presione prolongadamente el botón **1** (Más de 1 segundo) para encender el instrumento, se enciende el indicador de función **2**.

(2) Apagado : Pulse prolongadamente el botón **1** (Más de 1 segundo) para apagar el instrumento, ambos indicadores se apagan.

2. Modo reserva:

Pulse el botón **1** para conectar o desconectar el modelo de reserva e invertir el sentido de agitación de agitación a intervalos regulares.

(1) **Modo Reserva activado:** La dirección de agitación se invertirá cada 15 segundos. El indicador **2** parpadeará cuando el modo de reserva esté activo.

(2) **Modo Reserva activado:** La dirección de agitación permanece invariable, el indicador de función **2** sigue iluminado.

3. Ajuste de la velocidad

(1) Pulse el botón **4** para reducir o aumentar la velocidad, la velocidad de paso es de 10rpm.

(2) Mantenga pulsado el botón **4** para cambiar la velocidad de ajuste de forma continua, el indicador de velocidad **3** parpadea con frecuencia durante la operación.

(3) Cuando la velocidad de ajuste alcanza la velocidad máxima (1500rpm) o la velocidad mínima (15rpm), el indicador **3** dejará de parpadear.

(4) El indicador **3** dejará de parpadear y se mantendrá iluminado cuando la velocidad real alcance a la velocidad de ajuste.

Garantía

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de entrega, siempre y cuando hayan sido utilizados y mantenidos correctamente.

Preguntas y servicio técnico

Cuando necesite ayuda, póngase en contacto con el departamento de servicio del vendedor para obtener soporte técnico.

Precauciones de seguridad

Las precauciones detalladas que se describen en el Manual del usuario se han elaborado cuidadosamente en un intento de cubrir todos los riesgos posibles.

Léalo atentamente antes de utilizar este agitador magnético.

* Asegúrese de que sólo personal cualificado trabaje con el instrumento.

* No utilice nunca el agitador magnético de forma distinta a la especificada en estas instrucciones.

* Si se produce cualquier condición anormal durante el funcionamiento, deténgalo inmediatamente y póngase en contacto con nuestro centro de servicio.

* Precaución - ¡Magnetismo! Deben tenerse en cuenta los efectos del campo magnético (por ejemplo, soportes de almacenamiento de datos, marcapasos cardíacos...).

* Preste atención a las salpicaduras.