

**SELLADORA DE BOLSAS CON PORTARROLLOS  
BAG SEALING MACHINE WITH ROLL HOLDER  
MACHINE À SCELLER LES SACS AVEC PORTE-ROULEAU**

REF. - CODE - RÉF. - ZZC003

**Nahita**



- \* rollo no incluido
- \* roll not included
- \* le rouleau n'est pas inclus



Este manual es parte inseparable del aparato por lo que debe estar disponible a todos los usuarios del equipo. Le recomendamos leer atentamente el presente manual y seguir rigurosamente los procedimientos de uso para obtener las máximas prestaciones y una mayor duración del mismo.

*This manual should be available for all users of these equipments. To get the best results and a higher duration of this equipment it is advisable to read carefully this manual and follow the processes of use.*

*Ce manuel est une partie indissociable de l'appareil et doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs de l'équipement. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de suivre scrupuleusement les procédures d'utilisation afin d'obtenir des performances maximales et une plus longue durée de vie de l'appareil.*

## ÍNDICE DE IDIOMAS

Castellano .....	1-3
Inglés .....	4-5
Francés .....	6-7

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Especificaciones técnicas .....	2
2. Operación .....	3
3. Incidencias .....	3

## 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo diseñado para ofrecer un sellado hermético y seguro en bolsas y materiales termoplásticos. Su estructura robusta y funcionalidad avanzada aseguran un cierre perfecto, protegiendo el contenido de cualquier fuga o contaminación. Equipado con un portarrollos integrado, facilita el manejo del material, optimizando el proceso de sellado y garantizando resultados consistentes en cada uso.

Características:

- Fabricado en ABS combinado con metal y con 4 patas de goma en la base
- Fácil de operar, con sellado por presión y corte manual
- Indicador luminoso de puesta en marcha

<b>Referencia</b>	ZZC003
<b>Anchura de sellado</b>	15 mm
<b>Longitud máx. de sellado</b>	300 mm
<b>Espesor de plástico máx.</b>	0.4 mm
<b>Dimensiones</b>	370x310x180 mm
<b>Consumo</b>	300 W
<b>Peso</b>	4.50 kg

## 2. OPERACIÓN

- Antes de operar, compruebe las diferentes partes del equipo.
- Enchufe el cable a la toma de corriente.
- Conecte el interruptor de encendido/apagado.
- La luz indicadora verde se enciende. El equipo cuenta con un proceso de calentamiento, cuando el indicador luminoso verde se apague, el equipo está listo para usar.
- Pase el papel a través de la cinta y presione la abrazadera de presión hacia abajo.
- El equipo no cuenta con ajuste de tiempo de funcionamiento. El usuario puede ajustarlo según las necesidades.
- Una vez finalizado el sellado, presione el cortador de papel y deslícelo lateralmente para cortar el papel.

**Nota:** La carcasa está diseñada específicamente para prevenir el sobrecalentamiento. Aun así, con el fin de evitar quemaduras, cuando utilice el equipo durante mucho tiempo preste atención a la temperatura de la carcasa.

## 3. INCIDENCIAS

**Nota:** Si experimenta algún inconveniente durante el uso del equipo póngase en contacto con el Servicio Técnico de su proveedor proporcionando una descripción detallada del problema, las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

- El equipo no calienta.

Compruebe si el interruptor o el conector están dañados. Si están dañados o el problema persiste póngase en contacto con Servicio Técnico.

- La luz verde no se apaga durante mucho tiempo.

Compruebe si el interruptor está dañado. Si está dañado o el problema persiste póngase en contacto con Servicio Técnico.

- Otros fallos

Compruebe que el equipo esté conectado bajo las condiciones eléctricas adecuadas (AC 220V/60Hz). Otras incidencias o errores deben ser evaluados por un profesional para su reparación.