

Milk Security Test

Detección de

**NEUTRALIZADORES
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO**

UREA

GLUCOSA Y MALTODEXTRINA

en leche cruda

12 tubos/600 tiras
de prueba


**Tiras secas rápidas y
sensibles para detectar
adulteración en la leche**

**Leche pura para
la industria láctea**

Prueba en tres pasos simples:

Paso 1

Ponga la tira reactiva
en la muestra de leche
Atención!
La leche debe cubrir
las áreas de indicación

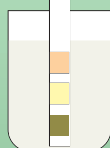

Paso 2

Saque y toque la tira
reactiva en el borde
de la taza para retirar
el exceso de leche



**Espere
60 segundos**



Paso 3

Compare las áreas de indicación de la tira
reactiva con la escala de colores en la etiqueta

NEUTRALIZERS (%) 120s	0	0,03	0,06	≥0,1
HYDROGEN PEROXIDE (%) 80s	0	0,0075	0,015	≥0,025
UREA (%) 90s	0	0,07	≥0,12	
UREA & NEUTRALIZERS (%) 90s	0	0,07	≥0,12	

GLUCOSE (%) 60s	0	0,01	0,02	
MALTODEXTRIN (%) 120s	0	0,02	0,06	≥0,2

Dimensiones (A x L x A)
115 x 155 x 100 mm
Peso < 0.5 kg

**Caja de almacenamiento
de cartón**

Este proyecto está
financiado por la
Unión Europea



12 tubos/600 tiras
de prueba

*Tiras secas
rápidas y sensibles
para determinar
la acidez titulable*

*Leche de alta calidad
para la industria láctea*

Dimensiones (A x L x A)
115 x 155 x 100 mm
Peso < 0.5 kg

Caja de almacenamiento
de cartón

buy online on
www.lactoscan.com



Milk Security Test

Detección

**DE ACIDEZ
TITULABLE**

en leche cruda




Prueba en tres pasos simples:

Paso 1

Ponga la tira reactiva en la muestra de leche
Atención!


La leche debe cubrir las áreas de indicación

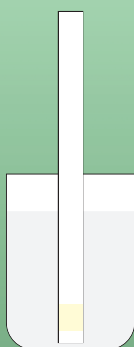

Paso 2

Espere 60 segundos

Saque y toque la tira
reactiva en el borde
de la taza para retirar
el exceso de leche

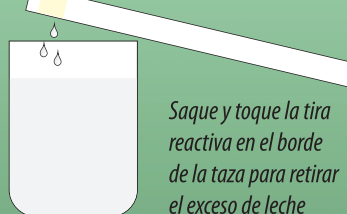

Paso 3

Compare las áreas de indicación de la tira
reactiva con la escala de colores en la etiqueta

15,0	18,0	24,0	27,5	Thörner degrees, °Th
13,5	16,2	21,6	24,75	Dormic degrees, °D
6,0	7,2	9,6	11,00	Soxhlet Henkel degrees, °SH
6,9	6,6	6,3	6,00	pH

MILKOTRONIC LTD

Bulgaria, 6000 Stara Zagora
167, Tsar Simeon Veliki, A, 25
Tel: + 359 457 670 82,
Fax: + 359 457 670 83

e-mail: salesdpt@lactoscan.com
ING, ESP, PORT: +359 886 841 389
e-mail: sales2@lactoscan.com
ING, Rus: +359 886 841 395
e-mail: mainservice@lactoscan.com
ING, Rus: +359 888 811 017

e-mail: m.mihneva@lactoscan.com
ING: + 359 885 597 232
e-mail: milkanalyzers@lactoscan.com
ING, Rus: +359 896 753 803

distribuidores: