

MINI AGITADOR MAGNÉTICO MODELO 684
MINI MAGNETIC STIRRER MODEL 684
MINI AGITATEUR MAGNÉTIQUE MODÈLE 684

Ref. | Code | Réf. LBG014



Este manual es parte inseparable del aparato por lo que debe estar disponible a todos los usuarios del equipo. Le recomendamos leer atentamente el presente manual y seguir rigurosamente los procedimientos de uso para obtener las máximas prestaciones y una mayor duración del mismo.

This manual should be available for all users of these equipments. To get the best results and a higher duration of this equipment it is advisable to read carefully this manual and follow the processes of use.

Ce manuel est une partie indissociable de l'appareil et doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs de l'équipement. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de suivre scrupuleusement les procédures d'utilisation afin d'obtenir des performances maximales et une plus longue durée de vie de l'appareil.

ÍNDICE DE IDIOMAS

Castellano	1-3
Inglés	4-5
Francés	6-7

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	2
APLICACIÓN	2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3
ENTORNO DE USO DEL INSTRUMENTO	3
OPERACIÓN	3
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3

INTRODUCCIÓN

El agitador magnético Modelo 684 de Nahita-Blue incorpora principios avanzados de diseño y tecnología de fabricación internacional, ofreciendo una combinación perfecta de rendimiento y durabilidad. Su diseño elegante y refinado, junto con una estructura compacta y robusta, garantizan alta versatilidad y facilidad de uso.

Este agitador está especialmente diseñado para agitar líquidos de baja viscosidad o mezclas de sólidos y líquidos, siendo una herramienta ideal para una amplia gama de aplicaciones en laboratorio, donde se requiere un proceso de agitación eficiente y fiable.

APLICACIÓN

Se utiliza de manera generalizada como herramienta en investigaciones y experimentos en universidades, en el sector de la protección ambiental, en la salud pública, en la prevención de enfermedades, en la industria química, en plantas de tratamiento de agua potable y en una variedad de otras aplicaciones.

ENTORNO DE USO DEL INSTRUMENTO

- Conecte el dispositivo y gire la perilla hacia la derecha para encenderlo
- Ajuste la velocidad girando la perilla
- Apague el dispositivo girando la perilla hacia la izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LBG014
Modelo	Modelo 684
Control	Perilla
Diámetro plato agitación	125 mm
Pantalla digital	NO
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Material plato agitación	PVC
Volumen máx. agitación	1 L (H ₂ O)
Velocidad	350-1800 rpm
Rango tamaño varilla de agitación	20-30 mm
Dirección rotación	Hacia la derecha
Condiciones trabajo	5-40 °C / 80% HR
Nivel de protección	IP21
Potencia	5 W
Alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Dimensiones equipo	138x130x41 mm
Peso	0.20 Kg

OPERACIÓN

- Este equipo esta diseñado para su uso en interiores únicamente
- Altitud: ≤2000 m
- Rango de temperatura de trabajo: +5 °C a +40 °C
- Rango de humedad: ≤80%
- Colocar el equipo en un entorno sin vibraciones ni corrientes de aire que puedan afectar el rendimiento.
- Colocar el equipo en un entorno sin polvo conductor, gases explosivos o corrosivos en el aire circundante.
- Mantenga una distancia de seguridad de 10 cm alrededor del instrumento mientras esté en operación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No desenchufe o conecte el conector de alimentación ni accione el interruptor de encendido con las manos mojadas.
- No desenchufe el enchufe de alimentación mientras el instrumento esté encendido.
- No realice tareas de mantenimiento o limpieza mientras el instrumento esté encendido.
- No instale el instrumento en una superficie de trabajo desigual, inestable o vibrante.